

## マイクロチェックⅡ 白 / 黒 (空中菌サンプリング用)

### 取扱説明書

この度は、マイクロチェックⅡをお求めいただき、誠にありがとうございました。


ご使用前に本取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

なお、サンプリング方法については空中菌サンプラーセットの取扱説明書をご参照ください。

#### ■使用上の注意 (必ずお読みください)



- サンプリング時の吸引流量は2~4 L/min でご使用ください。
- マイクロチェックⅡ は滅菌済ホルダーですので、サンプリング直前までシリンダーカバーを外さないでください。
- 培養後フィルター表面に培地が染み出すことがありますが、評価上問題ありません。

#### ■マイクロチェックⅡ 分解図

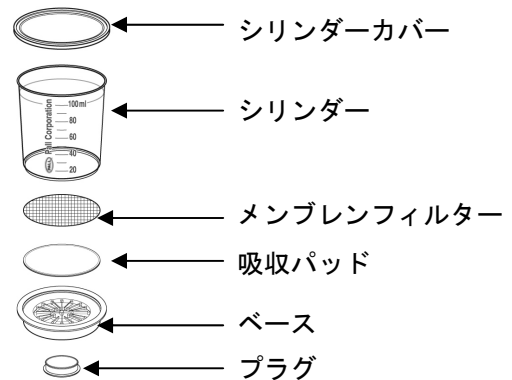

#### ■操作方法 ~ 培地注入、培養方法 ~

- ① サンプリング後のマイクロチェックⅡにシリンダーカバーを装着し、逆さまにして培地を注入します。その際、シリンダー全体を回し、培地がフィルター表面に均等に広がるようにしてください。
- ② 培地注入後、ベースにプラグを取り付けます。
- ③ シリンダーを取り外し、そこにシリンダーカバーを取り付けます。これを培養器に入れ、培地ごとの培養時間、培養温度で培養してください。

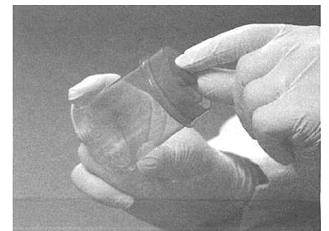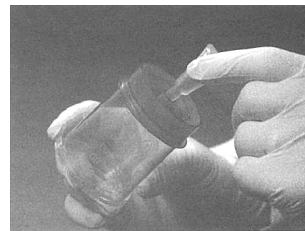

培地	培養温度	培養時間
総バクテリア	30~35℃	24~72時間
カビ酵母	30~35℃	48時間
糞便性大腸菌群	44.5±0.2℃	24±2 時間

※ 培地は冷蔵保存することをお奨めします。 ※ 培地の保管期限は製品アルミ袋下方でご確認ください。

記載例: **Lot. 5227 Exp. Aug 01-06** ⇔ 2006年8月1日までの有効期限を表しています。

- ④ 培養後、コロニーを観察します。シリンダーカバーを外して観察しても構いません。

#### ■お問い合わせ

ご不明な点、ご用命などは当社までお問い合わせください。



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

**柴田科学株式会社**

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

フリーダイヤル