

CODE 061620-2502 (φ25mm用)
061620-4702 (φ47mm用)
061620-9002 (φ90mm用)

フィルターホルダー ねじ式

取扱説明書


操作性、安全性が高く、広範囲の用途にご使用いただける、ねじ式・フィルターホルダーです。ファンネルを回すだけで簡単にセットできます。PPベースにスリットを入れてありますので、ピンセットで簡単にフィルターを取り出せる構造にしたほか、クランプを不要にしたため操作性が非常に高くなりました。

特徴

1. ファンネルを回すだけでセット可能
2. 小容量から大容量まで φ25mm、φ47mm、φ90mmの3種類をラインアップ
3. スリット付きのポリプロピレンベース
4. ガラスフィルターベースはP250 (ISO規格)のメッシュガラス製


組立て方法

1. 組み立は右図の分解図の順に行ないます。
ファンネルベース④にバイトンシール③、(PTFEパッキン⑥)、ガラスフィルターベース②をのせます。
2. フィルター⑦はガラスフィルターベース②の上にピンセットでつまんでのせてください。
3. その上にバイトンシール③をのせファンネル①を取り付けます。
4. ファンネル①のねじ込みがわるいと漏れの原因になりますのでしっかりとねじ込んでください。
ファンネルの上部を持つと破損して危険ですのでねじ込む時はファンネルの下部を持ってねじ込んでください。

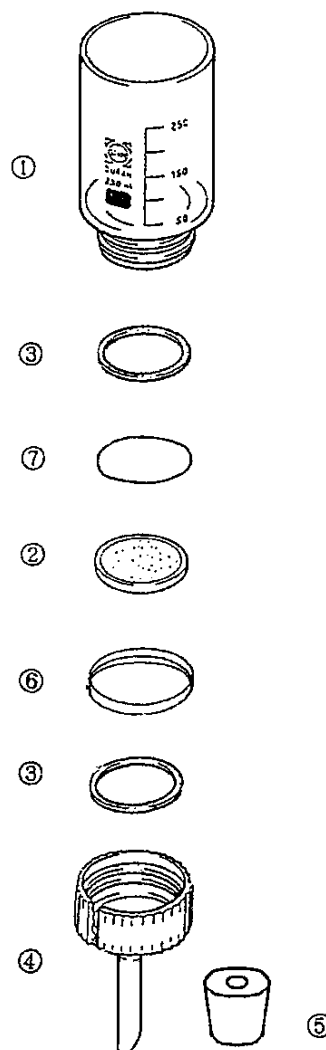

使用方法

1. 組み立てたフィルターホルダーは、付属のシリコン栓を使ってお手持ちのろ過びんに取り付けてください。
ろ過びんの大きさはフィルターホルダーのサイズに合わせて転倒しないよう容量のものをご使用ください。
ファンネル内にろ過液を入れると上部が重くなって転倒しやすいのでご注意ください。
2. ろ過びんのゴム止め部からアスピレーターなどで吸引しながらろ過します。
3. 使用后フィルター及びフィルターベースを右図のようにピンセットで取り出すことができます。

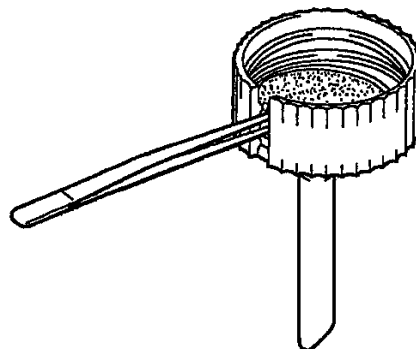

部品の補充

各々の部品補充のときは、下表を参考に品目コード番号にてご用命ください。

部 品 名		0 6 1 6 2 0 -			
		2 5 mm	4 7 mm	9 0 mm	数
No	(セットコード)	-2502	-4702	-9002	
1	ガラスフィルターファンネル	-2510	-4710	-9010	1
2	ガラスフィルターベース P 2 5 0	-2511	-4711	-9011	1
3	バイトンシール	-2512A	-4712A	-9012A	2
4	PPベース	-2513	-4713	-9013	1
5	シリコン栓	D13000-204	-4714	-9014	1
6	テフロンパッキン	-	-4715	-	1

※ ガラスフィルターベース P 2 5 0 は I S O 規格による。

09. 08. 25H(03)

 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-471-5515
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-308-6341
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
 0120-228-766 FAX : 048-933-1590